

# Central Administrator Console Software 3.0 リ リースノート



## はじめに

Central Administrator Console (CAC)ソフトウェアバージョン 3.0 は、多数のユーザー、プロジェクト、およびワークステーションの管理にコストと時間がかかるような規制の厳しい環境で、ネットワーク管理者にメリットをもたらします。CAC ソフトウェアは、ユーザー、ロール、およびプロジェクトを一元的に管理するオプションを提供することで、すべての管理者がより効率的にリソースを管理できるようにします。

CAC ソフトウェアはライセンスに対応しており、SCIEX OS バージョン 3.0 および Windows Server 2019 をサポートするワークステーションにインストールできます。

CAC ソフトウェアと SCIEX OS を同じワークステーションにインストールすることはできません。

---

**注:** CAC ソフトウェアは、通信に TCP ポート 63333 および 44144 を使用します。サーバーは、これらのポートでインバウンドおよびアウトバウンドのトラフィックを許可する必要があります。

---

---

**注:** CAC ソフトウェア機能にアクセスするための新しい権限が管理者ロールに追加されました。ユーザーは、CAC ソフトウェアにアクセスして管理するためのカスタマイズされた役割を作成できません。

---

---

**注:** CAC ソフトウェアは、Analyst ソフトウェアをサポートしていません。

---

## 機能

これは、Central Administrator Console (CAC)ソフトウェアの最初のリリースです。

CAC ソフトウェアには次のワークスペースがあります。

- **Central Administration Workspace:** Central Administration ワークスペースでは、管理者は User Roles and Permissions ページでユーザーの役割を追加、変更、および削除できます。管理者は次のページを使用して、複数のワークステーション、ユーザー、プロジェクトを管理し、それらをワークグループに割り当てることができます。
  - User Management
  - Workstation Management
  - Project Management
  - Workgroup Management
- **Audit Trail Workspace:** CAC ソフトウェアは、Audit Trail ワークスペースのワークステーションとプロジェクトごとに監査イベントを編成します。CAC ソフトウェアとワークステーションのイベントは、ワークステーションの監査証跡に保存されます。プロジェクトイベントは、プロジェクト監査証跡に保存されます。

正しい権限を持つユーザーは、ワークステーションとプロジェクトの監査レコードを表示できます。

- **Event Log ワークスペース:** Event Log ワークスペースには、エラー、警告、メッセージなどのシステム イベントのログが含まれます。この情報は、トラブルシューティングやシステム診断に役立つ場合があります。管理者は、このワークスペースでログを表示、アーカイブ、および印刷できます。
- **構成ワークスペース:** Configuration Management ワークスペースにより、管理者はユーザー、役割、プロジェクト、および監査マップを管理できます。管理者は、User Management ページにある地域設定とセキュリティ モード オプションを構成できます。ソフトウェアのバージョン情報は、About セクションで入手できます。

## 使用上の注意と既知の問題

### 使用上の注意

規制対象のお客様: ソフトウェアの検証後にユーザー管理設定をインポートする場合は、内部の変更管理プロセスに従って構成の変更を文書化することをお勧めします。

- Central Administrator Console (CAC)ソフトウェアは、取得コンピュータで実行されている SCIEX OS のバージョンと互換性がある必要があります。また、CAC ソフトウェアによって管理されるすべての取得コンピュータには、同じバージョンの SCIEX OS が必要です。
- CAC ソフトウェアは SCIEX OS のみをサポートしています。Analyst Administrator Console (AAC)を使用して、Analyst ソフトウェア設定を管理します。
- CAC ソフトウェアは、Flexnet サーバーと同じコンピューターにインストールできます。
- CAC ソフトウェアは、クロスドメインユーザーをサポートします。すべてのユーザーが同じ Active Directory ドメインにある必要はありません。

## お問い合わせ先

### お客様のトレーニング

- 北米: [NA.CustomerTraining@sciex.com](mailto:NA.CustomerTraining@sciex.com)
- ヨーロッパ: [Europe.CustomerTraining@sciex.com](mailto:Europe.CustomerTraining@sciex.com)
- ヨーロッパおよび北米以外: [sciex.com/education](https://sciex.com/education)

### オンライン学習センター

- [SCIEX Now Learning Hub](#)

## SCIEX サポート

SCIEX およびその代理店は、十分に訓練を受けた保守/技術専門要員を世界中に配置しています。システムまたは起こり得る技術的問題に関するご質問にお答えします。詳細な情報については、SCIEX web サイト ([sciex.com](https://sciex.com)) を参照するか、以下の連絡先までお問い合わせください。

- [sciex.com/contact-us](https://sciex.com/contact-us)
- [sciex.com/request-support](https://sciex.com/request-support)

## サイバーセキュリティ

SCIEX 製品のサイバーセキュリティに関する最新のガイダンスについては、[sciex.com/productsecurity](https://sciex.com/productsecurity) を参照してください。

## ドキュメント

このバージョンのドキュメントは、以前のすべてのバージョンのドキュメントに優先します。

このドキュメントを電子的に閲覧するには Adobe Acrobat Reader が必要です。最新バージョンをダウンロードするには、<https://get.adobe.com/reader> にアクセスしてください。

ドキュメントの最新版は SCIEX の web サイト([sciex.com/customer-documents](https://sciex.com/customer-documents)) で入手できます。

---

**注:** このドキュメントの無料の印刷版を請求するには、[sciex.com/contact-us](https://sciex.com/contact-us) までお問い合わせください。

---

---

本書は SCIEX 機器をご購入され、実際に使用されるお客様にむけてのものです。本書の著作権は保護されています。本書および本書の一部を複製することは、SCIEX が書面で合意した場合を除いて固く禁止されています。

本書に記載されているソフトウェアは、使用許諾契約書に基づいて提供されています。使用許諾契約書で特に許可されている場合を除き、いかなる媒体でもソフトウェアを複製、変更、または配布することは法律で禁止されています。さらに、使用許諾契約書では、ソフトウェアを逆アセンブル、リバースエンジニアリング、または逆コンパイルすることをいかなる目的でも禁止することがあります。正当とする根拠は文書中に規定されているとおりです。

本書の一部は、他の製造業者および/またはその製品を参照することがあります。これらには、その名称を商標として登録しているおよび/またはそれぞれの所有者の商標として機能している部分を含む場合があります。そのような使用は、機器への組み込みのため SCIEX により供給された製造業者の製品を指定することのみを目的としており、その権利および/またはライセンスの使用を含む、または第三者に対しこれらの製造業者名および/または製品名の商標利用を許可するものではありません。

SCIEX の保証は販売またはライセンス供与の時点で提供される明示的保証に限定されており、また SCIEX の唯一かつ独占的な表明、保証および義務とされています。SCIEX は、明示的・黙示的を問わず、制定法若しくは別の法律、または取引の過程または商慣習から生じるかどうかに関わらず、特定の目的のための市場性または適合性の保証を含むがこれらに限定されない、他のいかなる種類の保証も行いません。これらのすべては明示的に放棄されており、購買者による使用またはそれから生じる不測の事態に起因する間接的・派生的損害を含め、一切の責任または偶発債務を負わないものとします。

研究専用。診断手順には使用しないでください。

ここに記載されている商標および / または登録商標は、関連するロゴを含め、米国および / またはその他の特定の国における AB Sciex Pte. Ltd.、またはその該当する所有者の所有物です([sciex.com/trademarks](http://sciex.com/trademarks) をご覧ください)。

AB Sciex™ はライセンスの下で使用されています。

© 2022 年 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.



AB Sciex Pte. Ltd.

Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3

Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256